



Support réglable 4 piles 1,5 V 33300

NOTICE



Retrouvez
l'ensemble
de nos gammes sur :
www.pierron.fr

 **PIERRON**
ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France

Tél. : 03 87 95 14 77 • Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

1 - Introduction

Ce support accueille jusqu'à quatre piles 1,5 V de type R6 ou LR6. Vous pourrez ainsi obtenir une tension entre 1,5 - 3 - 4,5 et 6 V.


2 - Contenu de l'emballage

- Un support de piles
- Une notice

Caractéristiques

- Piles acceptées : 1,5 V de type R6 ou LR6
- Intensité maximale : 2 A
- Protection par fusible
- Raccordement sur douilles double puits \varnothing 4 mm
- Boîtier en ABS
- Dimensions : 130 x 80 x 36 mm
- Masse (hors piles) : 145 g

Description

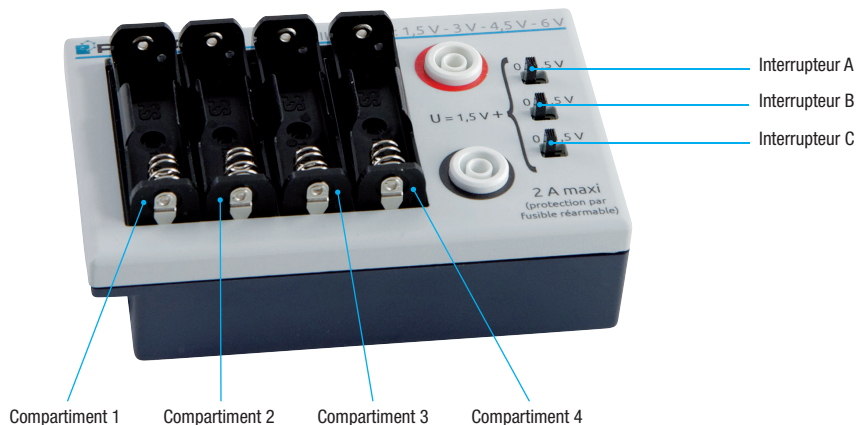

Le support de piles peut accueillir jusqu'à quatre piles mais peut fonctionner avec une seule pile, avec deux piles ou avec trois piles seulement.



Il est important de positionner les piles dans l'ordre suivant :
Compartment 1 puis **Compartment 2** puis **Compartment 3** puis **Compartment 4**.

Ainsi :

- si vous connectez une seule pile, il faudra la positionner dans le **compartment 1** ;
- si vous connectez deux piles, il faudra les positionner dans les **compartiments 1 et 2** ;
- si vous connectez trois piles, il faudra les positionner dans les **compartiments 1, 2 et 3**.

Au niveau des interrupteurs, qui permettent d'augmenter la tension délivrée par le support par pas de 1,5 V, ils sont chacun associés à un compartiment spécifique :

- l'**interrupteur A** est associé au **compartment 2** ;
- l'**interrupteur B** est associé au **compartment 3** ;
- l'**interrupteur C** est associé au **compartment 4**.



Lorsque les interrupteurs sont sur la position 0, les piles sur le support sont alors reliées en dérivation. La tension aux bornes du boîtier est donc de 1,5 V mais, selon le nombre de piles connectées, l'intensité délivrée peut être jusqu'à 4 x supérieure à celle d'une seule pile.

1 - Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - ASCO & CELDA. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie

Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation incorrecte du matériel.

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure, matériel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pouvons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l'export, ce délai est porté à un mois.

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura été constatée.